

تاریخ: ۹۳/۷/۲۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجرود																	
بخش: آزمایشگاه			دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه دیونایزر آب مقطر															
مارک دستگاه: TAJHIZ مدل دستگاه: RO2020 شماره سریال:																		
شماره شناسایی: ۹۱۰۲۲۳ شرکت فروشنده: رویان تجهیز																		
احتراما در ذیل زمان تعویض فیلترها و چک کردن خلوص آب دستگاه دیونایزر آب مقطر مدل RO2020 به استحضار میرسد. معرفی فیلترها <table border="0"> <tr> <td>۱. فیلتر پلی پروپیلن (PP)</td> <td>حذف ذرات معلق</td> </tr> <tr> <td>۲. فیلتر کربن اکتیو</td> <td>حذف کلر آب</td> </tr> <tr> <td>فیلتر کربن بلاک</td> <td>حذف مواد آلی و ذرات معلق و کلر باقی مانده</td> </tr> <tr> <td>فیلتر ممبران</td> <td>حذف جامدات محلول در آب</td> </tr> <tr> <td>فیلتر رزین</td> <td>حذف یونهای آب</td> </tr> </table> تجهیزات و زمان تعویض فیلترها مرحله اول: پیش تصفیه <table border="0"> <tr> <td>۱- فیلتر PP، با توجه به تغییر رنگ ظاهری</td> <td>۴۵ تا ۹۰ دقیقه</td> </tr> <tr> <td>۲- فیلتر کربن اکتیو</td> <td>۴ الی ۶ ماه یکبار</td> </tr> <tr> <td>۳- فیلتر کربن بلاک</td> <td>۴ الی ۶ ماه یکبار</td> </tr> </table>			۱. فیلتر پلی پروپیلن (PP)	حذف ذرات معلق	۲. فیلتر کربن اکتیو	حذف کلر آب	فیلتر کربن بلاک	حذف مواد آلی و ذرات معلق و کلر باقی مانده	فیلتر ممبران	حذف جامدات محلول در آب	فیلتر رزین	حذف یونهای آب	۱- فیلتر PP، با توجه به تغییر رنگ ظاهری	۴۵ تا ۹۰ دقیقه	۲- فیلتر کربن اکتیو	۴ الی ۶ ماه یکبار	۳- فیلتر کربن بلاک	۴ الی ۶ ماه یکبار
۱. فیلتر پلی پروپیلن (PP)	حذف ذرات معلق																	
۲. فیلتر کربن اکتیو	حذف کلر آب																	
فیلتر کربن بلاک	حذف مواد آلی و ذرات معلق و کلر باقی مانده																	
فیلتر ممبران	حذف جامدات محلول در آب																	
فیلتر رزین	حذف یونهای آب																	
۱- فیلتر PP، با توجه به تغییر رنگ ظاهری	۴۵ تا ۹۰ دقیقه																	
۲- فیلتر کربن اکتیو	۴ الی ۶ ماه یکبار																	
۳- فیلتر کربن بلاک	۴ الی ۶ ماه یکبار																	