

|                |                                                                                |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| تاریخ: ۹۳/۷/۲۶ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان<br>بیمارستان ایثار ایجرو |  |
| بخش: آزمایشگاه | دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه دیونایزر<br>آب مقطر                          |                                                                                     |

### مرحله دوم: سیستم RO

۱- فیلتر ممبران، با توجه به شرایط آب منطقه هر روز توسط T.D.Sm online قسمت IN (before) چک شود حداکثر عدد قابل استفاده ۳۵ الی ۴۰ می باشد.

### مرحله سوم: دیونایزر

۱- رزین میکس بد، به هنگام نامطلوب بودن آب خروجی، هر روز توسط T.D.Sm online قسمت OUT(after) حداکثر عدد قابل استفاده ۵ الی ۱۰ می باشد.

جهت تعویض فیلترها ابتدا شیر آب ورودی را بسته و منتظر بمانید تا دستگاه به طور اتوماتیک خاموش شود بعد از خاموش شدن دستگاه به وسیله آچار مخصوص هوزینگ (محفظه شیشه ای فیلتر) را باز نمایید و سپس فیلتر را تعویض نمایید.

یاد اور میشود هوزینگ به سمت چپ باز و به سمت راست بسته میشود.