

تاریخ: ۹۳/۷/۲۶ بخش: آزمایشگاه	 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ايجرود
دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه فور	
مارک دستگاه: ریحان طب مدل دستگاه: ---- شماره سریال: ۴۸۱۸۷۲ شماره شناسایی: ۹۱۰۲۱۶ شرکت فروشنده: ریحان طب	
آماده بکار دستگاه: پس از روشن کردن دستگاه بر روی صفحه نمایش چهار خط مشاهده میکنید که بیانگر این است که دستگاه روشن و آماده بکار میباشد. تنظیم تایمر: با فشردن ولوم ورها کردن آن منوی تنظیم تایمر نمایش می یابد. در این حالت رقم سم راست صفحه نمایش حرف ۱ را نمایش میدهد و ارقام به صورت چشمک زن خواهد بود. با چرخش ولوم مقدار مورد نظر برای تایمر را تنظیم نمایید. دقت فرمایید تایمر تا مقدار ۱۲۰ دقیقه با دقت ۱ دقیقه و از ۱۲۰ تا ۲۵۰ دقیقه با دقت ۱۰ دقیقه قابل تنظیم میباشد. همچنین با چرخش ولوم برای رسیدن به مقدار بیش از ۲۵۰ دقیقه یا کمتر از ۱ دقیقه کلمه Off نمایش داده میشود. که بمعنی عدم فعال بودن تایمر می باشد. در این حالت در صورت شروع بکار دستگاه تایمر فعال نبوده و دستگاه تا زمانی که بصورت دستی متوقف نشده است به کار خود ادامه خواهد داد. با فشردن مجدد ولوم ورها کردن آن، منوی تنظیم دما نمایش می یابد. همچنین در صورت عدم چرخش ولوم برای چند ثانیه دستگاه به حالت آماده بکار خواهد رفت. تنظیم دما: در حالیکه منوی تنظیم تایمر نمایش می یابد یکبار ولوم را فشار داده ورها کنید (در حالت آماده بکار دوبار ولوم را فشار داده ورها کنید) در این حالت منوی تنظیم دما نمایش می یابد. در این حالت رقم سمت راست صفحه نمایش حرف C را نمایش میدهد و ارقام بصورت چشمک زن خواهد بود. با چرخش ولوم مقدار مورد نظر برای دما را تنظیم نمایید. با فشردن مجدد ولوم ورها کردن آن، دوباره منوی تنظیم تایمر نمایش می یابد.	