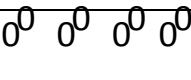


تاریخ: ۹۳/۷/۲۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ايجرود	
بخش: آزمایشگاه	دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه بن ماری	
مارک دستگاه: پارس آزما مدل دستگاه: GT22 شماره سریال: ۰۲۶۶		
شماره شناسایی: ۹۱۰۲۱۰ شرکت فروشنده: پارس آزما		
	ابتدا دوشاخه برق را به پریز ارتدار متصل فرمائید سپس بوسیله کلید POWER پشت دستگاه، دستگاه را روشن نمائید. بعد از روشن کردن دستگاه	
برروی صفحه نمایش چهار صفر مشاهده می کنید که بیانگر این است که دستگاه روشن و آماده بکار می باشد. تنظیم تایمر: با فشردن ولوم ورها کردن آن منوی تنظیم تایمر نمایش می یابد. در این حالت رقم سمت چپ صفحه نمایش حرف t را نمایش میدهد. با چرخش ولوم مقدار مورد نظر برای تایمر را تنظیم نمایید. (دقت فرمائید تایمر تا مقدار ۱۲۰ دقیقه با دقت ۱ دقیقه و از ۱۳۰ تا ۹۰۰ دقیقه با دقت ۱۰ دقیقه ای قابل تنظیم می باشد.) همچنین با چرخش ولوم برای رسیدن به مقدار بیش از ۹۹۰ دقیقه یا کمتر از ۱ دقیقه کلمه Off نمایش داده میشود که به معنی عدم فعال بودن تایمر می باشد. در این حالت در صورت شروع بکار دستگاه، تایمر فعال نبوده و دستگاه تا زمانی که بصورت دستی متوقف نشده است بکار خود ادامه خواهد داد.		
تنظیم دما: در حالی که منوی تنظیم تایمر نمایش می یابد یکبار ولوم را فشار داده ورها کنید. در این حالت منوی تنظیم دما نمایش می یابد. در این حالت رقم سمت چپ صفحه نمایش حرف C را نمایش میدهد. با چرخش ولوم مقدار مورد نظر برای دما را تنظیم نمایید.		
تنظیم دور: در حالیکه منوی تنظیم تایمر نمایش می یابد یکبار ولوم را فشار داده ورها کنید. منوی تنظیم دور نمایش می یابد. در این حالت رقم سمت چپ صفحه نمایش حرف ۲ را نمایش میدهد. با چرخش ولوم مقدار مورد نظر برای دور را تنظیم نمایید.		

پنجاب
درستان
پنجاب