

تاریخ: ۹۳/۷/۲۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجرود	
بخش: آزمایشگاه	دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه روتاتور V.D.R.L	

مارک دستگاه: پارس آزما مدل دستگاه: FK29 شرکت فروشنده: پارس آزما شماره شناسایی: ۹۱۰۲۰۹

ابتدا دوشاخه برق را به پریز ارتدار متصل فرمائید. پس از اطمینان از محکم بودن درب هد و درب دستگاه، بوسیله کلید POWER پشت دستگاه، دستگاه را روشن نمائید. بعد از روشن کردن دستگاه بر روی صفحه نمایش چهار صفر مشاهده می کنید که بیانگر این است که دستگاه روشن و آماده بکار می باشد.

00

00

00

00



تنظیم تایمر: با فشردن ولوم ورها کردن آن منوی تنظیم تایمر نمایش می یابد. در این حالت رقم سمت چپ صفحه نمایش حرف t را نمایش میدهد. با چرخش ولوم مقدار مورد نظر برای تایمر را تنظیم نمایید. (دقت فرمائید تایمر تا مقدار ۱۲۰ دقیقه با دقت ۱ دقیقه و از ۱۳۰ تا ۹۰۰ دقیقه با دقت ۱۰ دقیقه ای قابل تنظیم می باشد). همچنین با چرخش ولوم برای رسیدن به مقدار بیش از ۹۹۰ دقیقه یا کمتر از ۱ دقیقه کلمه Off نمایش داده میشود که به معنی عدم فعال بودن تایمر می باشد. در این حالت در صورت شروع بکار دستگاه، تایمر فعال نبوده و دستگاه تا زمانی که بصورت دستی متوقف نشده است بکار خود ادامه خواهد داد.

با فشردن مجدد ولوم ورها کردن آن، منوی تنظیم دور نمایش می یابد. همچنین در صورت عدم چرخش ولوم برای چند ثانیه دستگاه به حالت آماده بکار خواهد رفت.

تنظیم دور: در حالیکه منوی تنظیم تایمر نمایش می یابد یکبار ولوم را فشار داده ورها کنید منوی تنظیم دور نمایش می یابد. در این حالت رقم سمت چپ صفحه نمایش حرف ۲ را نمایش میدهد. با چرخش ولوم مقدار مورد نظر برای دور را تنظیم نمائید.

هر عدد دور، ضربدر ۱۰ می باشد. (دور بر اساس RPM می باشد).