

تاریخ: ۹۳/۷/۲۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجرود
بخش: آزمایشگاه	دستورالعمل نحوه استفاده از شیکر لوله ۲ زمانه
نحوه نگه داری: در جای کاملاً مسطح قرار دهید-هر از چندی بدنه دستگاه با پارچه نرم نیمه مرطوب تمیز شود-به هیچ وجه دستگاه از مقر لوله آن (قسمتی که لوله آزمایش جهت میکس روی آن قرار میگیرد) بلند نگردد-این دستگاه سالی یکبار نیاز به سرویس دارد	مارک دستگاه: پارس آزما مدل دستگاه: RK23 شماره سریال: ۰۲۵۵ شماره شناسایی: ۹۱۰۲۱۱ شرکت فروشنده: پارس آزما
دو شاخه برق را به پریز متصل فرمائید. ولوم سرعت را بطرف راست (در جهت عقربه های ساعت) چرخانده و روی حداکثر قرار دهید. لوله حاوی محلول را روی مقره لوله قرار داده و محکم نگه دارید. در حالت اول (فشاری) پس از قرار دادن لوله حاوی محلول بر روی مقره کلید خاموش و روشن را بطرف پایین فشار دهید (روی عدد ۲). حالا لوله محلول را بادست کمی بطرف پایین فشار داده دستگاه شروع بکار مینماید (چراغ سیگنال روشن میشود) محلول میکس میگردد. اگر خواستید دستگاه بطور خود کار (مانند یک زمانه) کار کند کلید را روی عدد ۱ (بطرف بالا) قرار دهید محلول میکس میشود. پس از انجام کار کلید را بحالت خاموش قرار دهید.	