

تاریخ: 93/7/26	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجروود	
بخش: آزمایشگاه		
دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه اتوکلاو		

طریقه باز وبسته کردن درب اتوکلاو:

1- برای باز وبسته کردن درب اتوکلاو 7 عدد فلکه محرک را باز کنید سپس فلکه ثابت باپولک قرمز رنگ را به اندازه ای باز کنید تا درب بالا آمده و به اندازه 1.5 تا 2 سانتی متر از دهنه اتوکلاو فاصله بگیرد. 2- برای بستن درب اتوکلاو ابتدا فلکه ثابت با پولک قرمز رنگ (لولا) را ببندید تا اندازه ای که روی دهنه اتوکلاو بنشیند سپس بقیه فلکه ها را جابزنید و ببندید.

طریقه آب گیری:

ابتدا درب دستگاه را باز نمائید سینی دستگاه را بیرون آورده و سپس تا لبه Max درون دستگاه آب بریزید سپس سینی را درون دستگاه قرار داده و وسایل را درون اتوکلاو بذارید و سپس درب دستگاه را ببندید. اگر دستگاه به اندازه کافی آب نداشته باشد بر روی صفحه Error-1 دیده میشود و LED مربوط به آب WATER خاموش است. در صورتی که آب کافی باشد LED روشن است.

طریقه استفاده:

ابتدا کلید را ON کنید. اگر دستگاه به اندازه آب داشته باشد LED مربوط به آب روشن است و بر روی صفحه نمایشگر، دمای داخلی دستگاه نمایان میشود. در این وضعیت برنامه تنظیم شده بر روی برد الکتریکی دستگاه ادامه مراحل را بصورت خودکار انجام میدهد. فقط کلید Start را فشار دهید نمایشگر بصورت ---- در می آید و سپس المنت دستگاه شروع بکار مینماید.