

تاریخ: 93/7/26	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجرود	
بخش: آزمایشگاه		دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه اتوکلاو

در صورت روشن بودن اتوکلاو چراغهای Heater, Water روشن وبا رسیدن دمای دستگاه به 121/5 چراغ گرمکن خاموش و چراغ Steril st روشن میشود و تایم استریل بصورت معکوس شروع بکار مینماید و اگر نیازی به دیدن زمان استریل باشد کلید Time/Door را فشار دهید تا مدت زمان باقی مانده از استریل را به شما نشان دهد و بعد از 15 ثانیه خود بخود به حالت اول بر میگردد و مقدار دمای اتوکلاو را نشان میدهد. با پایان یافتن زمان استریل LED گرمکن خاموش و بر روی صفحه همراه شنیدن بوق منطق جمله End of sterile دیده میشود و چراغ Sterile End روشن میشود. در این حالت کلید Power را خاموش کنید. شیر تخلیه روی درب را باز نمائید تا بخار کاملاً تخلیه شود و درجه فشار روی درب به صفر برسد. سپس درب را باز کنید.

توجه: پیچ تخلیه بخار قبل از باز شدن دستگاه باز شود.

نکات:

- 1- استفاده از آب مقطر باعث رسب نکردن داخل دستگاه و جلوگیری از برق گرفتگی میشود.
- 2- اگر میخواهید محیط کشت شما کم نشود بگذارید دستگاه کاملاً سرد شود سپس درب را باز کنید.
- 3- اگر دستگاه بدون آب باشد نمایشگر جمله Error-1 را نشان میدهد.
- 4- اگر دما افزایش یا کاهش یابد بوق منقطع همراه با جمله Temp-Error و یا High Temp-III دیده میشود.